




ЦИФРОВОЙ ОКУЛЯР SKYMART DE-1

Инструкция по эксплуатации

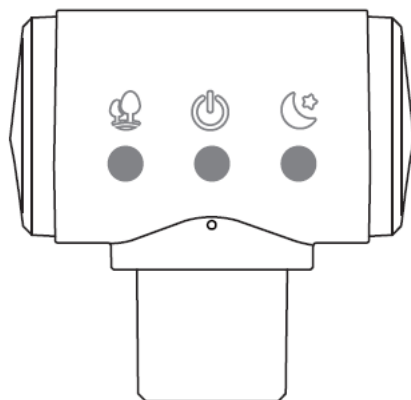

Благодарим вас за покупку нашего цифрового окуляра! Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию. Обратите внимание на все предупреждения и следуйте всем указаниям данного руководства.

Функции кнопок

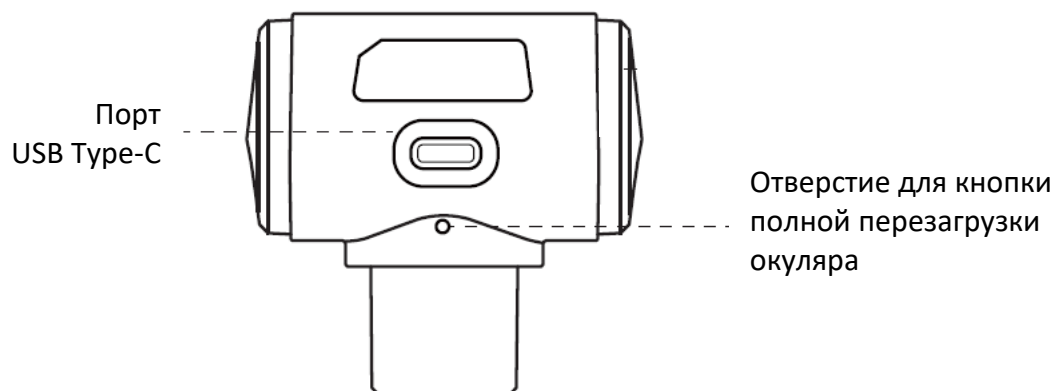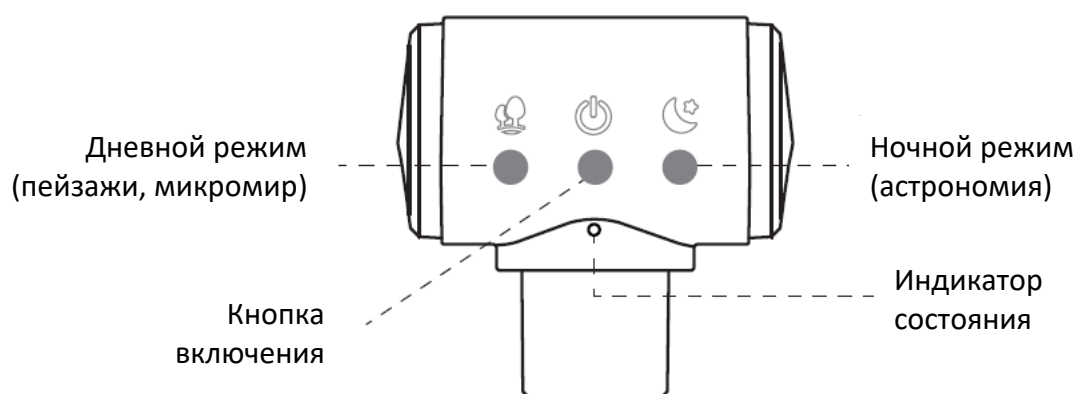


Установка окуляра

Цифровой окуляр DE-1 совместим с большинством современных микроскопов, телескопов и зрительных труб, конструкция которых позволяет устанавливать сменные окуляры.



Установка на микроскоп

Удалите из микроскопа «родной» окуляр и установите на его место цифровой окуляр DE-1. Посадочный диаметр окуляра равен 23,2 мм, что является стандартом для большинства современных биологических микроскопов.

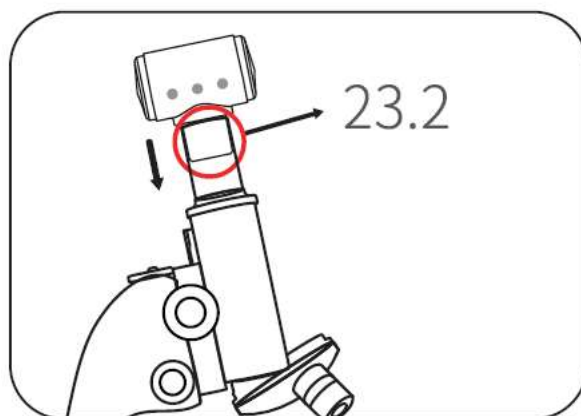


Установка на телескоп или зрительную трубу

Для установки цифрового окуляра на телескоп или зрительную трубу следует использовать одно из двух переходных колец диаметром 1,25 или 0,965 дюйма (оба кольца входят в комплект поставки). Диаметр 1,25 и 0,965 дюйма является стандартом для большинства фокусировочных узлов современных телескопов и зрительных труб.

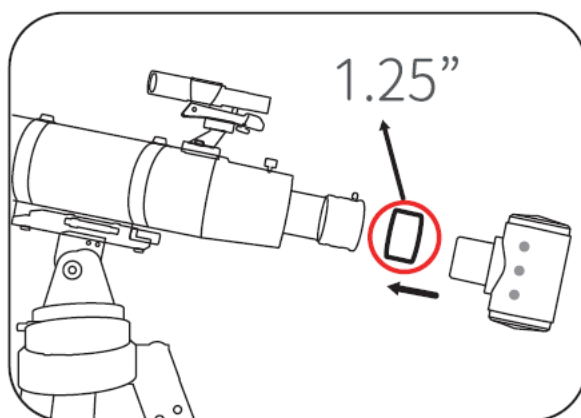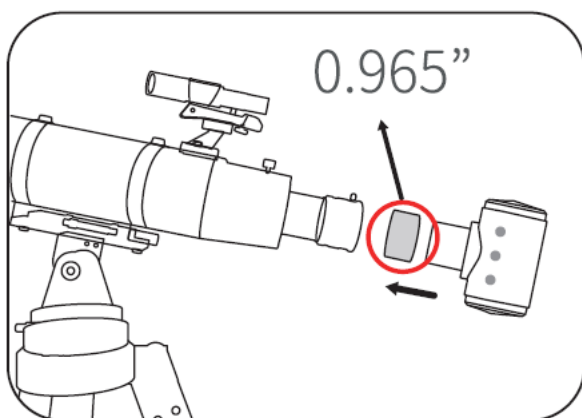

Подключение к смартфону или планшету

1. Включение устройства

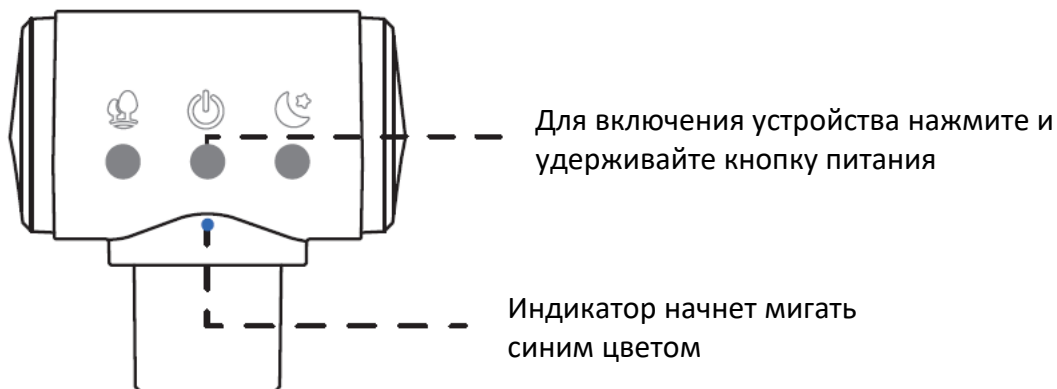


2. Установка приложения

Отсканируйте QR-код для загрузки приложения T Cams, выберите операционную систему (iOS или Android) и загрузите приложение на свой смартфон или планшет.




3. Подключение к точке доступа по Wi-Fi

Запустите приложение T Cam и нажмите на значок Wi-Fi для перехода к экрану настройки соединения. Выберите точку доступа Wi-Fi с именем TN-D02-WXXXXX.

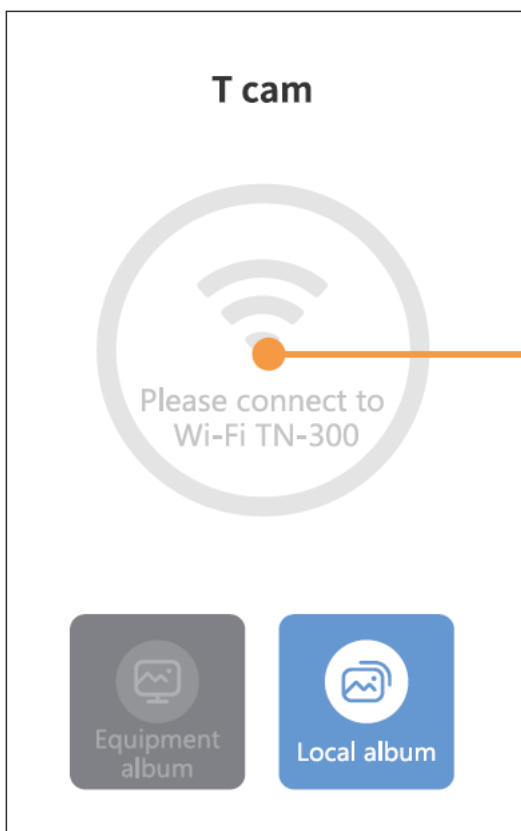


Нажмите на значок Wi-Fi для перехода к экрану настройки соединения

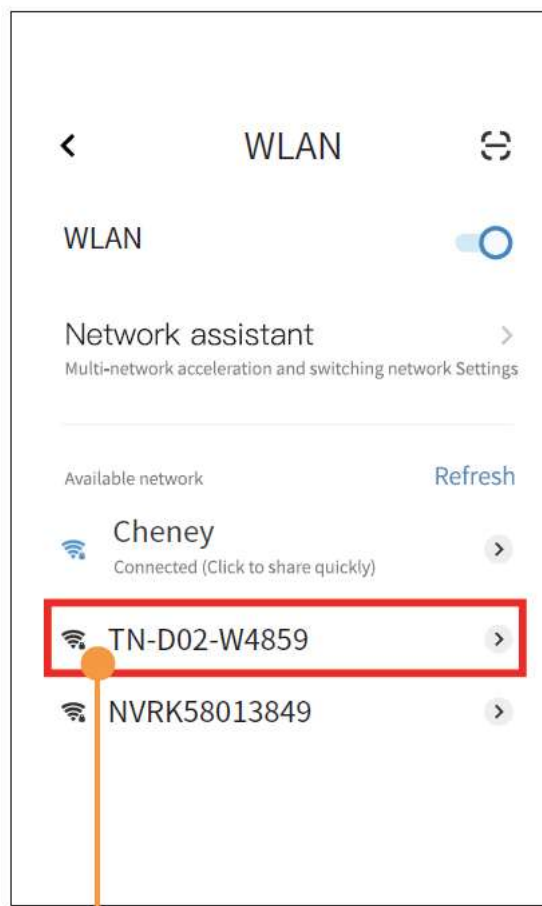

Выберите точку доступа к Wi-Fi с именем **TN-D02-WXXXXX**.

Внимание! Данная точка не предоставляет доступ к сети Интернет.

4. Получение изображения

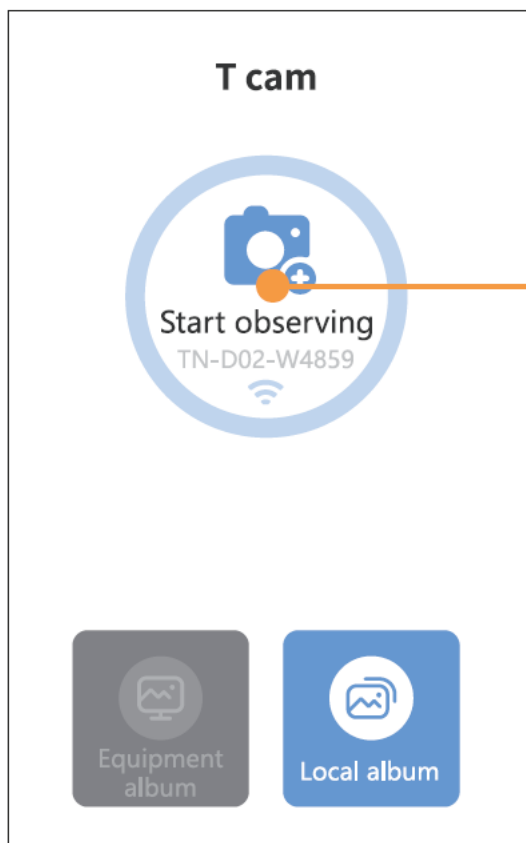

После успешного подключения к точке доступа Wi-Fi индикатор состояния на цифровом окуляре перестанет мигать и станет постоянно гореть синим цветом.

Вернитесь в приложение T Cams. На экране появится значок «Start observing» (Начать наблюдение). Нажмите на него, и на экране начнется трансляция изображения.

5. Элементы управления

На экране появится изображение, а по краям – элементы управления:




6. Настройки изображения

Нажмите на кнопку «Настройка изображения». В появившемся окне можно будет настроить следующие параметры изображения:




7. Переключение между дневным и ночным режимами

Кратковременное нажатие кнопок "Дневной / Ночной режим" переводит камеру в соответствующий режим наблюдений.

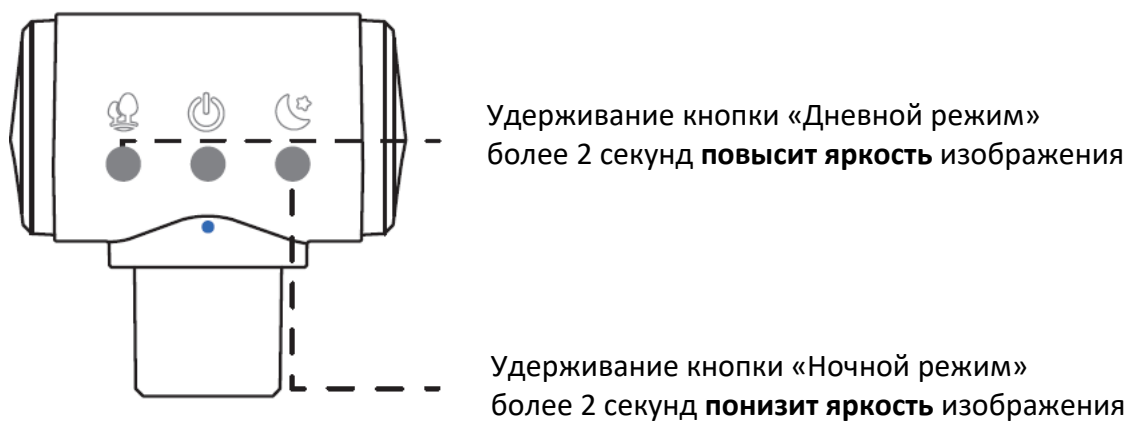

Подключение к компьютеру

- 1) Соедините цифровой окуляр с компьютером с помощью входящего в комплект поставки USB-кабеля. Система автоматически перейдет в режим передачи данных.
- 2) Для работы можно использовать стандартную программу Windows Camera, а также программы AMCap, StrangeView и аналогичные.

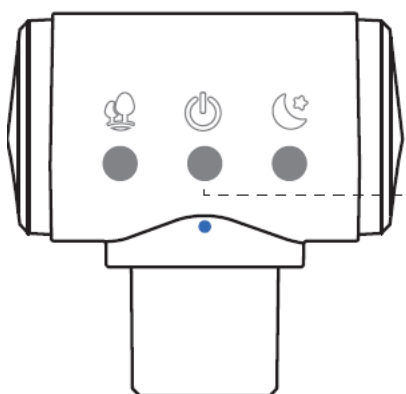

- 3) Кратковременное нажатие на кнопку питания отключит режим передачи данных и переведет устройство в режим зарядки.

Важная информация

- 1) Если устройство сталкивается с проблемами, вставьте иглу в отверстие и нажмите на кнопку перезагрузки. Перезагрузка решает более 80% проблем. Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно, т.к. это приведет к отказу от гарантийных обязательств.
- 2) Когда приложение сигнализирует о низком заряде батареи, зарядите устройство с помощью прилагаемого зарядного кабеля, подключенного к адаптеру питания 5 Вольт или к USB-порту компьютера. Зарядное устройство не входит в комплект поставки.
- 3) Не бросайте и не сжимайте устройство, так как это может повредить внутренние электронные компоненты.
- 4) Устройство содержит электронные компоненты и не является водонепроницаемым. Избегайте попадания воды внутрь окуляра.
- 5) Не выбрасывайте упаковку и данную инструкцию, т.к. она содержит важную информацию и гарантийный талон.
- 6) При необходимости очистки устройства отсоедините зарядное устройство.
- 7) Регулярно проверяйте зарядное устройство и кабель на наличие повреждений. При обнаружении повреждений прекратите использование и обратитесь в сервисную службу. Не используйте некачественные зарядные устройства.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Бесплатный телефон: 8 (800) 707-48-47 по рабочим дням с 11 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ по московскому времени	Сайт: skymart.ru Почта: info@skymart.ru
--	---

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Условия гарантии

Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты или неисправности, возникшие вследствие механических повреждений, естественного износа, неправильной эксплуатации, хранения или транспортировки аппаратуры, в результате ремонта или модификаций, произведенных не в сервисном центре. Гарантия не распространяется на расходные материалы и элементы питания.

Претензии рассматриваются при предъявлении заполненного гарантийного талона и чека, подтверждающего покупку товара у официального представителя компании на территории РФ.

Правила эксплуатации

Перед началом использования аппаратуры внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.

Запрещается смотреть на Солнце через оптические приборы, не оборудованные специальными апертурными фильтрами, – это может привести к потере зрения и повреждению аппаратуры.

Не подвергайте аппаратуру большим перепадам температуры, ударам, сотрясениям, сильным вибрациям или сдавливанию. При транспортировке аппаратуры используйте чехлы и мягкие прокладки.

Не допускайте попадания вовнутрь и на поверхность аппаратуры пыли, грязи, песка, влаги и насекомых. Оберегайте аппаратуру от дождя и брызг. Не касайтесь оптических поверхностей пальцами или другими предметами.

Заполняется при продаже:

Изделие: Цифровой окуляр Skymart DE-1

Срок гарантии: 1 год

(штамп продавца)

Дата продажи: _____